

全自動雷射粒徑分析儀安全標準作業程序

設備名稱：全自動雷射粒徑分析儀

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：測粒徑大小之分析物

使用器具：藥匙、燒杯

防護器具：實驗衣、護目鏡及手套

工作步驟：

1. 工作前：
 - (1) 檢查電源、水源
 - (2) 清洗樣品槽
 - (3) 設定參數
 - (4) 啟動全自動雷射粒徑分析儀
 - (5) 將樣品放入全自動雷射粒徑分析儀
2. 工作中：
 - (1) 專心操作並配戴防護器具
 - (2) 操作人員嚴禁嬉戲、嚴禁離開實驗區
3. 工作後：
 - (1) 處理、列印數據
 - (2) 清洗樣品槽、排水
 - (3) 關閉電源、水源
 - (4) 使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位

- 事故處理：
- (1) 通知系辦公室、環安組
 - (2) 受傷人員送衛保組或醫院治療
 - (3) 機台有雜音時，請聯絡系辦，將報請營繕組或廠商維修