

## 氣相層析儀安全標準作業程序

設備名稱：氣相層析儀

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：測量易氣化不含水的樣品溶液

使用器具：注射針、氣體(空氣、氫氣、氮氣)

防護器具：實驗衣、護目鏡及手套

工作步驟：

1. 工作前：
    - (1) 檢查電源、氣體量、排氣機
    - (2) 設定參數、啟動開關
  2. 工作中：
    - (1) 專心操作並配戴防護器具
    - (2) 操作人員嚴禁嬉戲、嚴禁離開實驗區
    - (3) 注意點火是否成功
  3. 工作後：
    - (1) 關閉電源
    - (2) 使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位
- 事故處理：
  - (1) 通知系辦公室、環安組
  - (2) 受傷人員送衛保組或醫院治療
  - (3) 機具設備報請廠商維修