

## 熔點測定器安全標準作業程序

設備名稱：熔點測定器

作業方式：個人作業

處理物品：藥品

使用器具：熔點測定管

防護器具：實驗衣、護目鏡及隔熱手套

工作步驟：

1. 工作前：
    - (1) 檢查電源
    - (2) 將樣品放入熔點測定管並將熔點測定管插入熔點測定器
    - (3) 起動測定器
  2. 工作中：
    - (1) 專心操作並配戴防護器具
    - (2) 操作人員嚴禁嬉戲、嚴禁離開實驗區
  3. 工作後：
    - (1) 加熱完後熔點測定器高溫勿觸
    - (2) 關閉電源
    - (3) 使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位
- 事故處理：
- (1) 通知系辦公室、環安組
  - (2) 受傷人員送衛保組或醫院治療
  - (3) 機台有雜音或溫度無法到達設定溫度時，請聯絡系辦，將報請營繕組或廠商維修