

蒸氣滅菌鍋安全標準作業程序

設備名稱：蒸氣滅菌鍋

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：實驗前、後的藥品及器材

使用器具：內鍋

防護器具：實驗衣、護目鏡及隔熱手套

工作步驟：

1. 工作前：
 - (1) 檢查電源及確認內鍋水是否足夠
 - (2) 檢查手動排氣閥是否關閉
 - (3) 將欲滅菌之物品放入內鍋，並確實關閉滅菌鍋
 - (4) 設定滅菌溫度、時間之後起動滅菌鍵，開始滅菌
 2. 工作中：
 - (1) 專心操作並配戴防護器具
 - (2) 操作人員嚴禁嬉戲
 - (3) 注意是否確實關閉滅菌鍋及手動排氣閥
 - (4) 打開手動排氣閥，排除內鍋蒸氣，直至內鍋壓力回到 0kg 為止
 - (5) 如滅菌物品為液體時，滅菌完成後關閉電源使其自然排氣洩壓，不可使用手動快速排氣，否則會易造成滅菌液體飛濺噴灑。
 - (6) 關閉手動排氣閥
 - (7) 設定烘乾時間
 - (8) 啟動烘乾鍵，開始烘乾
 3. 工作後：
 - (1) 取出滅菌的物品，關閉電源
 - (2) 使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位
- 事故處理：
- (1) 通知系辦公室、環安組
 - (2) 受傷人員送衛保組或醫院治療
 - (3) 機具設備報請營繕組或廠商維修