

離心機安全標準作業程序

設備名稱：離心機

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：離心樣品

使用器具：離心管

防護器具：實驗衣、護目鏡及手套

工作步驟：

1. 工作前：
 - (1) 檢查電源
 - (2) 將欲離心之樣品放入離心機
 - (3) 離心管對角重量要一樣，誤差要小於 0.1
 - (4) 離心管壁如出現裂痕，請勿再使用
 - (5) 離心之樣品請裝至八到九分滿
 - (6) 設定溫度與轉速，確定每個管蓋與螺絲有鎖緊，再開始使用離心機
2. 工作中：
 - (1) 專心操作並配戴防護器具
 - (2) 操作人員嚴禁嬉戲、嚴禁離開實驗區
3. 工作後：
 - (1) 使用完畢後，請將管蓋與離心管清洗乾淨
 - (2) 關閉電源
 - (3) 使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位

事故處理：(1) 通知系辦公室、環安組

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療

(3) 機台有雜音或溫度無法到達設定溫度時，請聯絡系辦，將報請營繕組或廠商維修