

## COD加熱板安全標準作業程序

設備名稱：COD加熱板

作業方式：個人作業

處理物品：無特殊工具

使用器具：錐形瓶、迴流管及燒杯

防護器具：無粉手套、~~口罩、實驗衣及護目鏡~~

工作步驟：

1.工作前：(1)檢查設備電線是否~~正常~~

(2)開啟電源測試加溫是否~~異常~~

2.工作中：(1)操作時人員應在附近觀察電線是否有過熱情形

(2)全程配戴手套及口罩避免污染樣品

3.工作後：(1)關閉電源開關

(2)使用後儀器及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位

事故處理：(1) 通知實驗室管理員、系辦公室、環安組

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修