

氣相層析儀安全標準作業程序

設備名稱：氣相層析儀

作業方式：個人操作或協力操作

處理物品：樣品有機物含量測定

使用器具：氣體(氮氣)

防護器具：實驗衣

工作步驟：

1. 工作前：
 - (1)檢查電源並確認氮氣製造機是否開啟
 - (2)設定相關參數、開啟電源
 2. 工作中：
 - (1)注意儀器使用過程之變化
 - (2)操作人員需穿著實驗衣
 - (3)操作人員不可嬉戲打鬧
 3. 工作後：
 - (1)取出實驗樣品
 - (2)關閉電源與氣體
 - (3)歸還借用之器材，並保持儀器及周圍環境清潔
- 事故處理：
 - (1)通知系辦公室、環安組
 - (2)受傷人員送衛保組或醫院治療
 - (3)若儀器受損，則報請廠商維修